



先關閉 Dino Capture 2.0 軟體，到 C 槽 -> 我的文件 -> Digital Microscope 資料夾 -> Setting 資料夾 -> DC20.ini 檔案，點擊開啟，進入記事本。

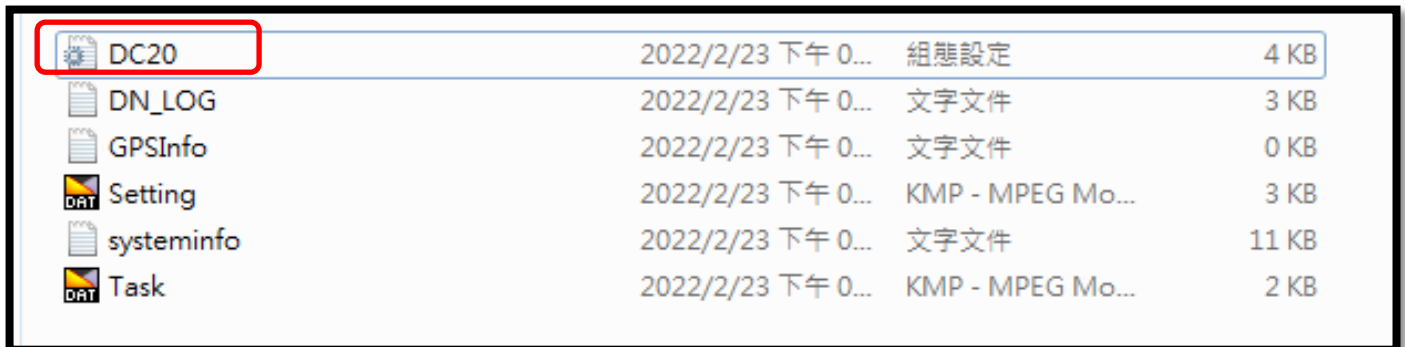

-> [CAMERA PREVIEW WINDOW CONTROL] -> Save_Preview_Window_Position=on 改為 off.

儲存並關閉此記事本。

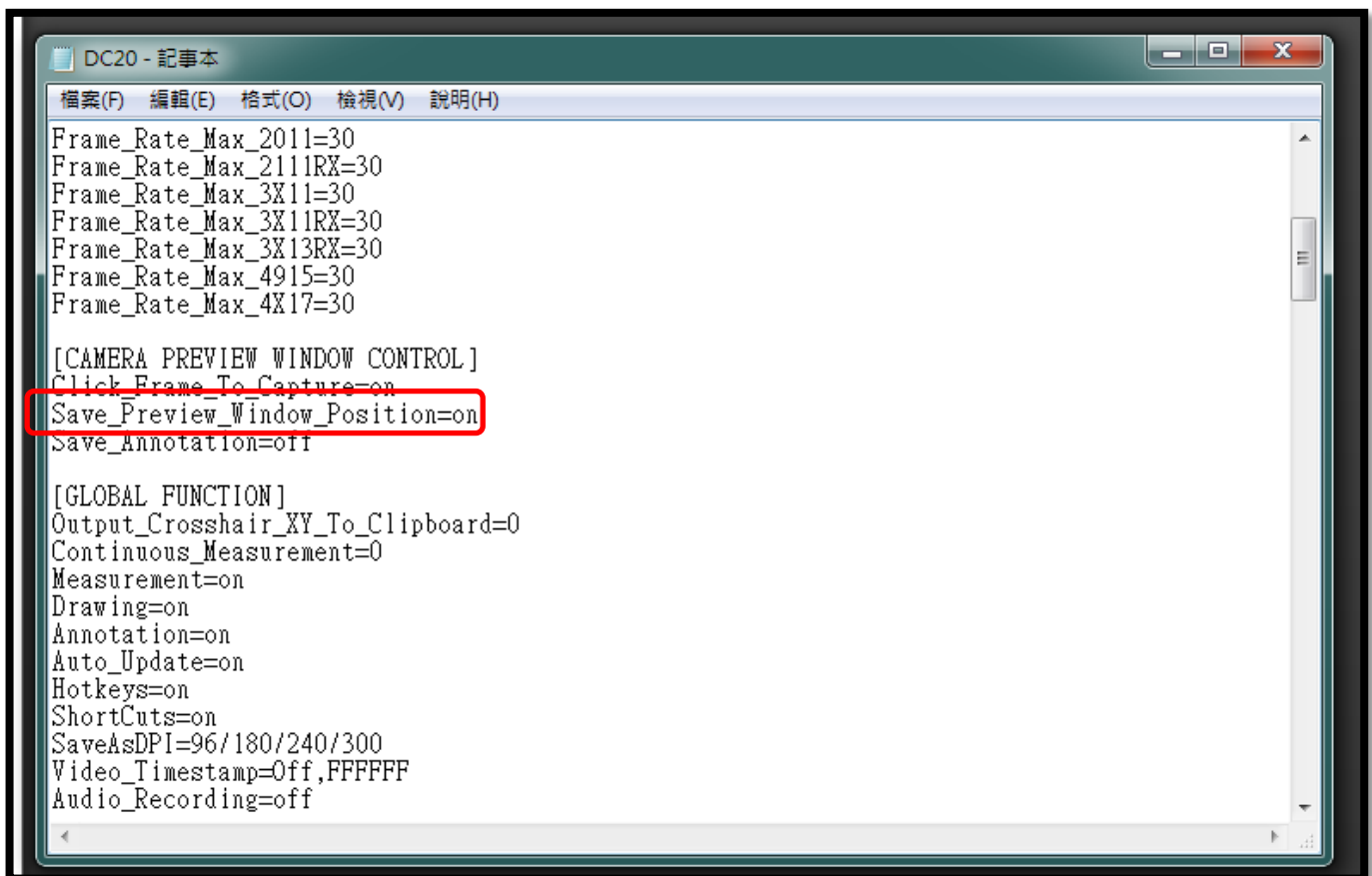

開啟 Dino Capture 2.0 軟體，畫面視窗就會回來了。若仍需記錄畫面視窗位置，可再回到上述記事本改回 on。